

Digitális USB mikroszkóp 7"-os LCD kijelzővel 1200X G1000USB használati útmutatója

- Nagyméretű 7"-os kijelzővel rendelkező, számítógéphez csatlakoztatható USB digitális mikroszkóp
- Nagy zoom tartomány (akár 1200x)
- Beépített LED világítás (8 LED)
- Videórögzítés és képek készítése
- Stabil fém állvány csúszásmentes talppal

BEÜZEMELÉS:

- Csomagolja ki a készüléket.
- Csavarja be függőleges tartókonzolt a talprészbe, majd az oldalsó, hatszögletű csavar meghúzásával rögzítse a konzolt a kívánt dőlési szögben.
- A konzolon fel-le mozgatható tartót a hátsó részen lévő csavarral rögzítse. Ezután a két oldalsó gomb forgatásával tudja le-fel mozgatni a mikroszkóp tartóbilincset.
- Helyezze az LCD kijelzővel egybeépített mikroszkópot a tartóba, a két kis csavar segítségével rögzítse a mikroszkópot.
- Csatlakoztassa az USB kábelt a kijelző hátulján lévő aljzatba, a kábel USB-A dugóját a tartozék adapterbe, majd a hálózathoz.

BEKAPCSOLÁS: Tartsa lenyomva a " Φ " gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Ha megismétli ezt a műveletet, a készülék kikapcsol.

VISSZAÁLLÍTÁS (RESET): Az eszköz és beállításainak visszaállításához kattintson a készülék hátulján lévő RESET, visszaállítás gombra.

A kijelző hátulján még fényerőszabályzó gomb található a mikroSD bemenet alatt, melynek elforgatásával a mikroszkóp 8 LED-jének fényerejét emelheti vagy csökkentheti a szükséges mértékben.

OK gomb: felvétel indítása, leállítása, pillanatkép készítése, a kiválasztott művelet megerősítése

D gomb: váltás kamera videó – fényképezőgép - lejátszás üzemmódok között

M gomb: Menü megnyitása a különböző üzemmódokban

Fel Le nyilakkal a nagyítás mértékét állíthatjuk 1x-4x, fel- vagy lefelé léptethet a menüpontok között

ZOOM (1200X): A képernyő alatti nagy közepső gomb elforgatásával élesítheti a képet.

Helyezzen mikroSD kártyát a kijelző hátsó oldalán található aljzatba és fényképező vagy videó módban a kijelző beállításban található menüben formázza. Ezután a készülék felismeri a kártyát és rögzítheti a felvételeket.

KIJELZŐ BEÁLLÍTÁS VIDEO ÉS FÉNYKÉP MÓDBAN:

KÉPERNYŐVÉDŐ: 30 mp/1 perc/2 perc után

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS: 3 perc/5 perc/10 perc után

FÉNY: 50Hz/60Hz

SEGÉDVUNALAK VIZSGÁLT TÁRGYAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ: be / ki

NYELV: 16 választható menünyelv

DÁTUM: év, hónap, nap, óra, perc, másodperc

MENÜ VIDEO MÓDBAN:

Felbontás: 1080FHD, 720P, VGA

Ismétlődő felvétel: Ki / 3 perc / 5 perc / 10 perc. Amikor az SD kártya megtelt, a legelső videoadatok törlődnek, és az új videó mentésre kerül.

HDR nagy dinamikataromány: Be / Ki (Be- és kikapcsoláskor a videofelvételi funkció automatikusan bekapcsol, ha bármilyen tárgy az objektív alatt manuális működés nélkül mozog.)

Expozíciókompenzáció: 7 fokozat az opcióhoz

Dátum címke: Be / Ki Dátum és az idő kiválasztása a képernyőn

MENÜ FÉNYKÉP MÓDBAN:

Fénykép készletetése: Normál / 2 másodperc / 5 másodperc / 10 másodperc

Fotó pixel: 1,3 M / 2 M / 5 M / 8 M / 10 M / 12 M

Folyamatos felvétel: 3 egymást követő felvétel

Fotó minősége: Minőség / Normál / Gazdaságos - tömörített

Képélesség: Erős / Normal / Gyenge

Szín: Normal / Fekete-fehér / Szépia

ISO: Automatikus / 100 / 200 / 400

Expozíciókompenzáció: 7 fokozat az opcióhoz

Fotóassziszt: Kézremegés stabilizátor Be / Ki

Dátum címke: Be / Ki

FÁjlKEZELŐ MÓDBAN:

Mozgatás: Fel – Le gombokkal

Fájl törlése

Fájl zárolása

Tápegység: DC interfész (Micro USB), tartozék hálózati adapter

Alap méretei: 165mm x 120mm

Képernyő méretei: 183mm x 120mm

Fekete szín

Figyelmeztetések

- Tisztítsa meg a készüléket (külsőleg) száraz, puha ruhával.
- A szakszerűtlen kezelés és használat károsíthatja a készüléket.
- A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen kezeléséből vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Használat közben óvja a készüléket vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől.
- Ha az eszköz nincs használatban, válassza le az áramforrásról.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

